

环保型无味脱蜡透明液

货号：HK2069

【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
环保型无味脱蜡透明液	HK2069	500mL	24 个月

【产品简介】

本产品用于组织病理形态学中组织块的透明剂及石蜡切片的脱蜡剂。石蜡是一种有机化合物，根据相似相容原理，二甲苯是最常用的脱蜡剂。但二甲苯挥发性很强，有刺激性气味，且具有致癌性。本产品可以与石蜡相容，无色无味，挥发速率极低，对仪器设备无腐蚀性，可以取代二甲苯作为石蜡切片的脱蜡剂，因其极低挥发性及无色无味，可极大改善实验工作环境，保护操作人员的身体健康，是一种理想的环保型脱蜡透明剂。

【储存与运输】

常温保存与运输；有效期 24 个月。

【使用方法】

1. 用于包埋前的组织块透明：经脱水充分的组织块浸入 5-10 倍体积的本产品中，根据组织块大小进行透明 1-4 h，为透明彻底，建议分两步透明，组织块浸蜡建议分三步进行，并定期更换石蜡。然后包埋。
2. 用于染色前的切片脱蜡：将石蜡切片浸入本产品中，根据切片厚度室温脱蜡 30 min 左右，建议分两步，确保脱蜡彻底。然后切片经无水乙醇、梯度乙醇复水，进行后续特殊染色或免疫组化标记。
3. 可用于全自动免疫组化仪中的脱蜡液。

【注意事项】

1. 不能用于组织切片封片前的透明（若误用，可用无水乙醇浸洗即可）。
2. 用作组织块的透明剂及组织切片的脱蜡剂时，均需根据使用频次和时间定期更换，以免影响透明和脱蜡效果。
3. 本产品可对组织温和通透，对免疫组化标记信号有增强效果，但不建议应用于超过双标的多重免疫荧光实验。
4. 操作时请穿实验服，并佩戴一次性手套。